


IsoBag™

IsoBag はコンタクトプレートおよび 90mm シャーレの製造用アイソレーターへの迅速かつ安全な移動を保証します。

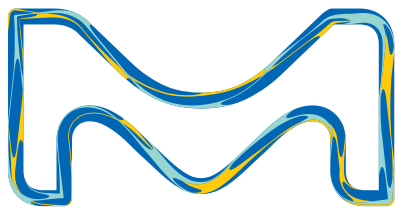

The life science business
of Merck operates as
MilliporeSigma in the
U.S. and Canada.

Millipore®
Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

新しい IsoBag™ が環境モニタリングのワークフローを最適化します。

環境モニタリング用培地が必要なときにすぐお手元に。

医薬品製造におけるワークフローの円滑化は生産性にかかわる大きな要件であることから、メルクはこの新しい IsoBag の開発に至りました。医薬品の製造では、時間と費用を節約しながら安全な製品を出荷することがきわめて重要です。

IsoBag には、すぐに使えるガンマ線照射滅菌済みのコンタクトプレートまたは 90mm シャーレが内包されているため、無菌製造用アイソレーターにおける環境モニタリングのワークフローが簡単になります。IsoBag 独自の輸送および包装用バッグはアイソレーターの DPTE® アルファポートに簡単に装着できます。DPTE アルファポートからのアクセスより培地がいつでも使用可能な状態になると同時に保存も簡単になり、アイソレーター内の貴重なスペースを確保することが出来ます。90mm シャーレまたはコンタクトプレートの導入前の除染サイクルは不要であり、実際の製造工程に必要な時間が節約され、コストの削減に繋がります。

IsoBag を使用することにより、環境モニタリング製品の製造用アイソレータへの搬入を安全に実施できます。これによりワークフローが簡素化され、自由度が大きくなり、お客様の製品、つまりブランドの最高の安全性が保証されます。




IsoBag は時間を節約し、自由度を高めます：

- 培地の一次包装を除染する必要がなく、時間を節約できます
- 使用期間を通じて封じ込めが維持されます
- 培地はすぐに使用できる状態で準備されます
- アイソレーター内に専用の保存用スペースを確保する必要はありません

IsoBag のユニークな特長：

- 個包装のコンタクトプレートまたは 90mm シャーレが内包されている DPTE BetaBag®
- IsoBag はあらゆる 190mm 径の DPTE アルファポートに接続可能
- すぐ使用可能なガンマ線照射済みの培地
- 内包のコンタクトプレートまたは 90mm シャーレは 1枚ずつに製造ロット等の情報ラベル貼付
- ロック機能付とロック機能なしの TSA+LTHT90mm シャーレ
- 複数回の脱着が可能
- 使用済み培地を安全に輸送可能にするための滅菌輸送用バックを同梱

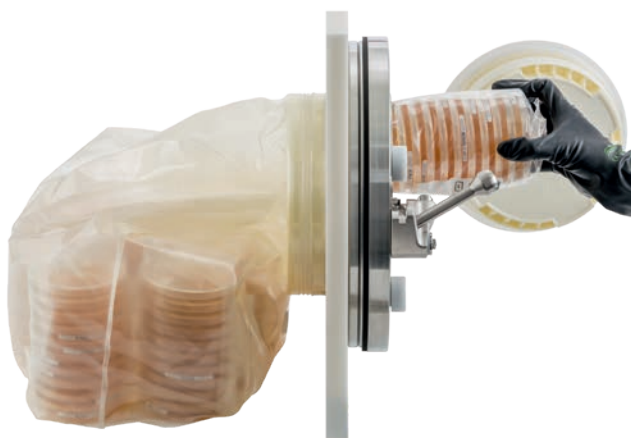

IsoBag™ におけるさまざまな

ICR/ICR + コンタクトプレートと 90mm シャーレ


メルクにはアイソレーターおよびクリティカルなクリーンルーム内の環境モニタリング用に特化してデザインされたプレートの豊富な品揃え（ICR シリーズ）があります。例えば、シャーレのロック機能なしを ICR シリーズ、ロック機能付きを ICR + シリーズとしてコンタクトプレート、90mm 培地を提供しています。



安全性、信頼性、利便性を 最大限に高める ICR コンタクトプレートと 90mm シャーレ：


- 各シャーレに製品データバーコード付シール貼付
- 透明な VHP 非透過性のバリア包装
- クリーンルームで製造され、最終包装でガンマ線照射滅菌済み
- EP および USP の推奨事項に従って調製済み
- 室温保存可能
- 長い有効期限
- 広範な消毒剤の不活化および VHP 残渣物を阻害する中和剤入り培地
- 安全な輸送およびさまざまな培養条件に対応するクローズおよびベントのロック機能付きシャーレ

アイソレーターにおける標準的な作業手順 (ICRプレートのみ使用)

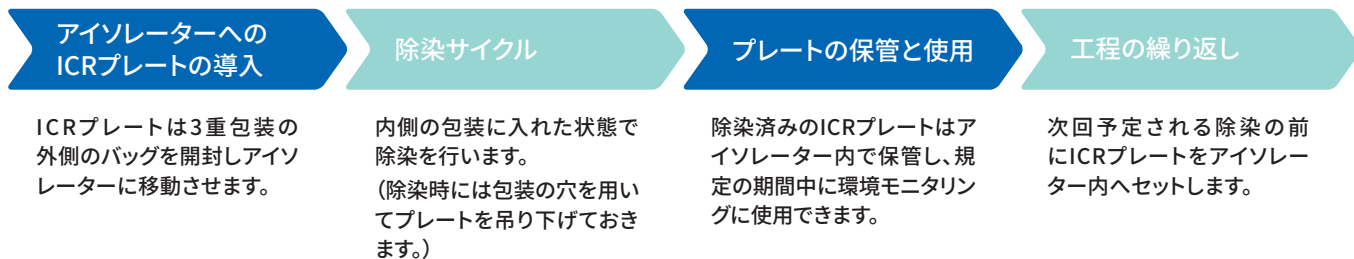

培地保管スペースが必要なため、2回の汚染除去サイクル間の間隔が限られ、結果的に1回の製造期間が短くなります。

アイソレーターにおけるIsoBagの使用

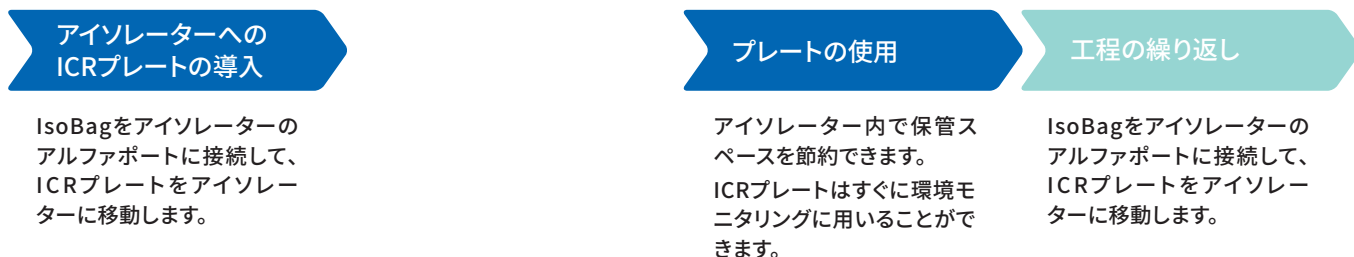

IsoBagは除染サイクルの間隔を短縮でき、キャンペーン生産などの連続バッチ製造にも最適です。

Millipore®

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

ご注文情報

カタログ番号	製品名	プレート枚数 / 1バッグ
1.46753.0100	IsoBag TSA + LTHThio Contact plus、190mm DPTE® アルファポート用、 ロック機能付き55mmコンタクトプレート、ガンマ線照射済み (コンタクトプレート単品カタログ番号:1.46783.0020, 1.46783.0200)	100
1.46754.0100	IsoBag TSA + LTHTh Contact、190mm DPTE アルファポート用、 55mmコンタクトプレート、ガンマ線照射済み (コンタクトプレート単品カタログ番号:1.46231.0020, 1.46231.0200)	100
1.46755.0080	IsoBag TSA + LTHTh Settle plus、190mm DPTE アルファポート用、 90mmロック機能付きシャーレ、ガンマ線照射済み (90mmシャーレ単品カタログ番号:1.46683.0020, 1.46683.0120)	80
1.46756.0080	IsoBag TSA + LTHTh Settle、190mm DPTE アルファポート用、 90mmシャーレ、ガンマ線照射済み (90mmシャーレ単品カタログ番号:1.46069.0020, 1.46069.0120)	80
1.46784.0100	IsoBag TSA + LT Contact、190mm DPTE アルファポート用、 55mmコンタクトプレート、ガンマ線照射済み (コンタクトプレート単品カタログ番号:1.46195.0020, 1.46195.0200)	100
1.46785.0080	IsoBag TSA + LT Settle+、190mm DPTE アルファポート用、 90mmロック機能付きシャーレ、ガンマ線照射済み (90mmシャーレ単品カタログ番号:1.46684.0020, 1.46684.0120)	80



メルク公式アカウント
友だち追加は
コチラ



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス公式 Facebook ページ
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス公式 Twitter アカウント
メルクライフサイエンス - Merck で検索



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.jp/wm

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのでご了承ください。記載内容は2019年10月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2019 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス バイオモニタリング事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はコチラ www.merckmillipore.com/bm

E-mail: jpts@merckgroup.com

Tel: 03-4531-1142 Fax: 03-5434-4897

BMM054B-1910-PDF-S