



グレード A 対応スワブキット ICR スワブ

スワブ・培養液一体型構造により
アイソレーター・クリーンルームでの汚染リスクを低減



スワブ・培養液一体型構造により アイソレーター・クリーンルームでの 汚染リスクを低減

アイソレーターやクリーンルーム内の環境モニタリングに使用する製品には、高い汚染検出能力に加え、再現性と安全性が求められます。

ICR スワブは、重要管理区域における微生物汚染試験のために設計されており、コンタクトプレート法（直接法）ではアクセスできない場所のサンプリングに最適です。培地は、スワブの軸（ストロー形状）の中を通して、拭き取り部の中から浸み出し、スワブ部分が浸漬されます。拭き取った物質との接触効率がが高く、より安定した結果を得ることができます。



特長

- スワブと培養液が一体となった閉鎖系システム
- 三重包装で安全に持ち運び
- 25-35kGy γ 線滅菌済み
- VHP ガス滅菌対応のアルミ包材（最外装のみ PE 包装）
- スワブの露出はサンプリング時のみでハンドリング起因のコンタミを予防
- 発塵の少ないポリエステル製スワブ
- 汚染リスクの少ない生理食塩水湿潤タイプ
- 培地は中和剤（レシチン・ポリソルベート 80）入り

使用方法



1 スワブを取り出して対象表面を拭き取る



2 スワブをチューブに戻しリザーバーのバルブを左右に折る



3 リザーバーから液体培地を完全に落として、適切な温度で培養する



ご注文情報

製品名（ ）内は含有成分	保管温度	有効期限	包装単位	カタログ番号
ICR スワブ ICR-Swab SCD-LP 液体培地 2.5 mL 入り（ γ 線滅菌済三重包装）	2～25℃	7 カ月	10 本 / 箱	1.46529.0010
			100 本 / 箱	1.46529.0100

ICR スワブ用ラック
Rack for Swabs

1 個 1.46530.0001



ICR スワブ用ラック

[カタログ番号：1.46530.0001]
196 (W) × 99 (D) × 104 (H) mm
WP/ オートクレーブ滅菌対応の
ステンレス製チューブラック

微生物検査関連製品の詳細はこちらから www.merckmillipore.jp/bm

本紙記載の製品構成は諸般の事情により予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。本文中のすべてのブランド名または製品名は特記なき場合、Merck KGaA の登録商標もしくは商標です。

メルク株式会社

ライフサイエンス バイオモニタリング事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.jp

お問合せ ▶ On-Line: www.merckmillipore.jp/jpts Tel: 0120-013-326 Fax: 03-5434-4897

[BMM055]1612-0.5K/M