


クイックガイド

Steritest® サンプルング

ニードルフリーバルブ (カタログ番号: TZNFVSP20)


ニードルフリーバルブの取付

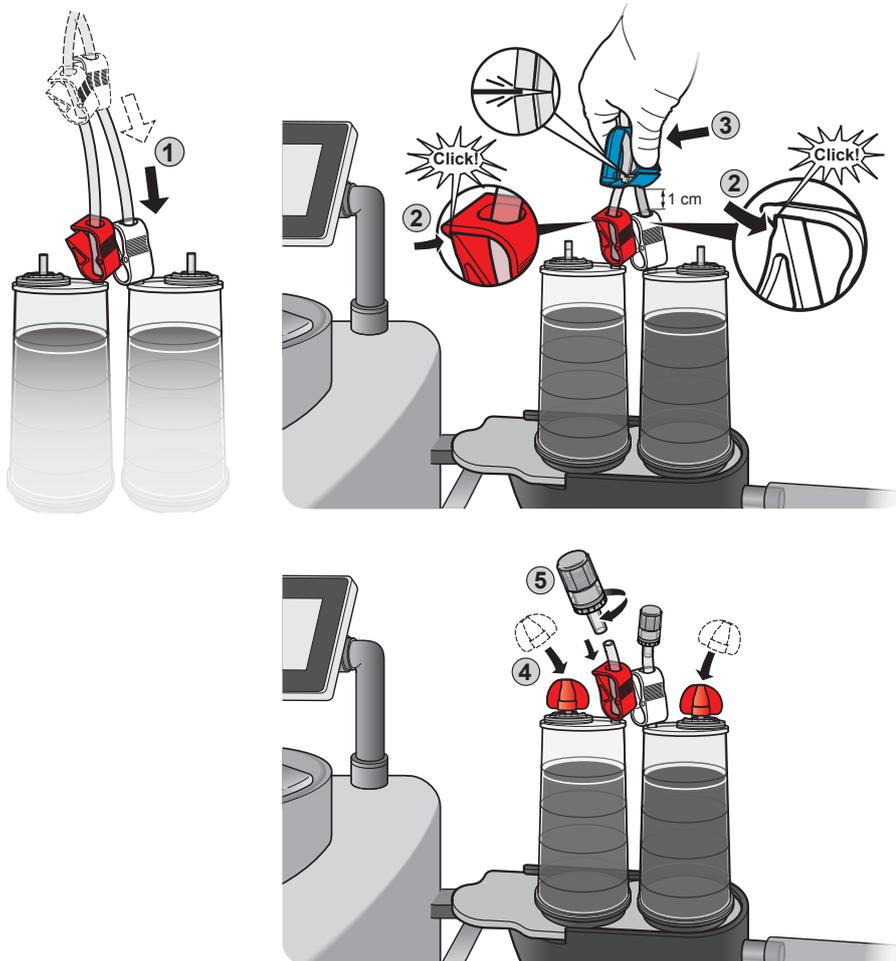


- ① 無菌試験が完了した後、赤と白のチューブクランプをそれぞれキャニスター側に移動します。
- ② 赤と白のチューブクランプをそれぞれ閉じます。
- ③ 赤と白のクランプの上に約 **1 cm** のチューブを残した状態で、**Velax®** チューブカッタークランプ (青色) でチューブを切断します。
- ④ 赤キャップを各キャニスターのベント部に取り付けます。
- ⑤ 切断した各チューブにニードルフリーバルブをゆっくり回転させながら、しっかりと挿入します。




培養後のキャニスターからのサンプリング

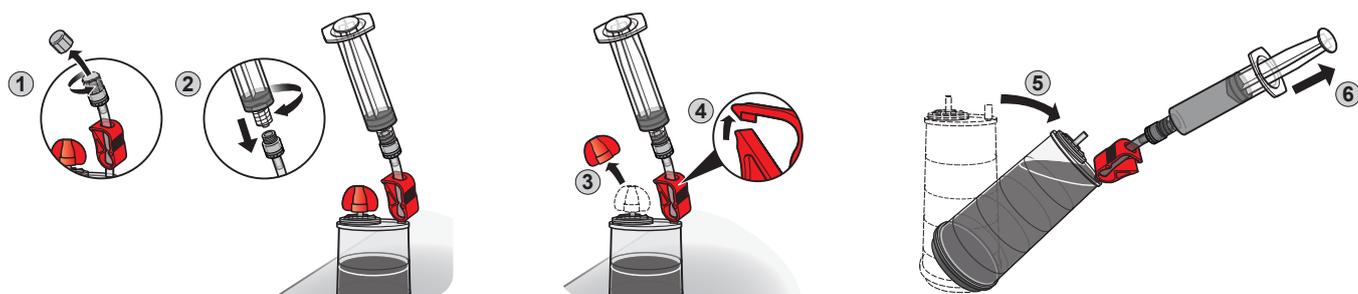

- ① ニードルフリーバルブのスクリューキャップを取り外します。
- ② 滅菌済シリンジ（別売、オスルーコネクタ付き）をニードルフリーバルブに接続します。
- ③ キャニスターのベント部から赤キャップを取り外します。
「サンプリング後」の工程で再度使用しますので、廃棄しないでください。
- ④ チューブクランプを開きます。
- ⑤ キャニスターのベント部を上側にし、培地がチューブおよびニードルフリーバルブに入るまで、キャニスターを少し傾けます。
- ⑥ シリンジのプランジャーを引いて、目的の容量をシリンジに移します。
- ⑦ キャニスターを直立させます。
- ⑧ シリンジのプランジャーを少し引っ張ったままにし、チューブとニードルフリーバルブに残っている培地を取り除きます。
- ⑨ チューブクランプを閉じます。
- ⑩ シリンジを取り外し、培地を目的の容器に移します。

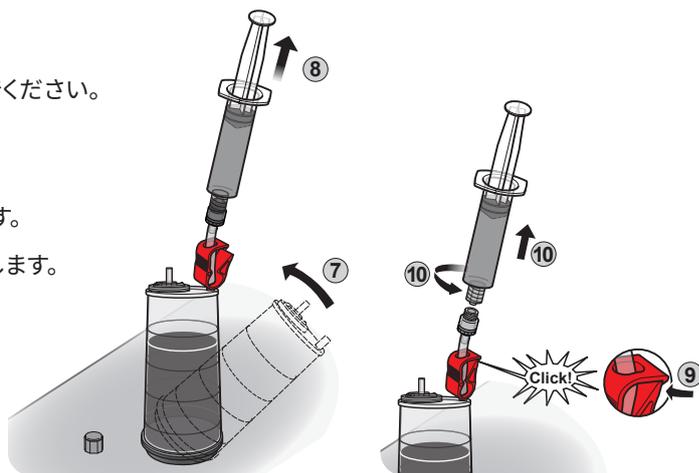

サンプリング後

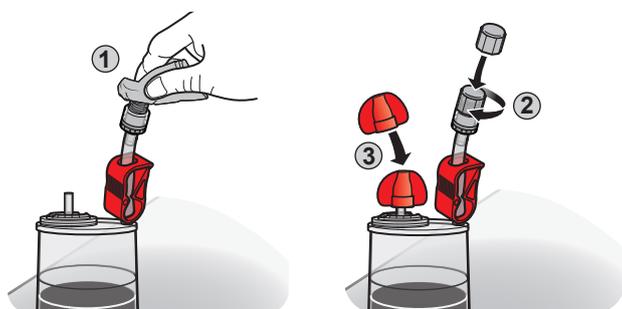

- ① ニードルフリーバルブのセプタム面を清拭します。
- ② スクリューキャップをニードルフリーバルブにねじ込みます。
- ③ 赤キャップをベント部に取り付けます。

技術支援

更新されたこのユーザーガイドの有無に関しては、製品のwebページをご確認ください。
詳細については、www.SigmaAldrich.com/techservice をご覧ください。

www.SigmaAldrich.com/sterility-testing



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2024年2月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2024 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved. Original is Lit. No. MK_UG12332EN Ver. 1.0 06/2023

メルク株式会社

ライフサイエンス バイオモニタリング事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/bm

E-mail: jpts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1142 Fax: 03-5434-4897

BMM231-2402-PDF-E