

洗浄力の向上が期待できます!

## 高性能水系洗浄剤

# Extran® エキストランMAシリーズ

- 濃縮タイプなので、経済的で50～200倍の水と混合して使用できます
- 幅広い汚れの種類をカバーしています
- 超音波洗浄により、洗浄力がアップします

エキストラン MA01	液状・アルカリ性
成分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 陰イオン界面活性剤</li> <li>● 非イオン界面活性剤</li> <li>● リン酸塩</li> <li>● 添加剤(低濃度)</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ひどい汚れを除去するための汎用洗浄剤</li> <li>● 実験器具用の洗浄に最適</li> <li>● 実験台、タイル、床のふき取りに使用可能</li> <li>● アルミニウム等のアルカリに弱い器具には使用不可</li> </ul>

エキストラン MA02	液状・中性
成分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 陰イオン界面活性剤</li> <li>● 非イオン界面活性剤</li> <li>● リン酸塩</li> <li>● 防腐剤</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アルカリに弱い金属に付着した汚れを除去する汎用洗浄剤</li> <li>● 金属器具、ガラスおよび石英製の精密器具、その他の医療器具の洗浄に最適</li> </ul>

エキストラン MA05	液状・アルカリ性・無リン (エキストランMA03後継品)
成分	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 陰イオン界面活性剤</li> <li>● 非イオン界面活性剤</li> <li>● キレート剤</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ひどい汚れを除去するための汎用洗浄剤</li> <li>● 硬水でも使用可能</li> <li>● 微量リン酸塩定量で使用する器具の洗浄に最適</li> <li>● アルミニウム等のアルカリに弱い器具には使用不可</li> </ul>

\*エキストランMA03からMA05に移行するにあたって、MSDSの変更はございません



# 高性能水系洗浄剤 Extran® エキストランMAシリーズ



## ▼ 製品情報


製品名	包装単位	カタログ番号	希望販売価格	使用濃度			環境への影響性	
				通常の汚れ	ひどい汚れ	特に除去しにくい汚れ	リン酸塩の添加	重金属・ヒ素の濃度上限の規格化
エキストラン MA01	3 L	1075553000	¥4,600	2%	5%	20%	あり	あり
	20 L	1075559020	¥25,200					
エキストラン MA02	3 L	10755330001566	¥5,420	2%	5%	20%	あり	あり
	20 L	10755390201566	¥26,400					
エキストラン MA05	3 L	14000030001566	¥5,420	2%	5%	20%	なし	あり
	20 L	14000090201566	¥26,400					

## ▼ アプリケーション一覧

アプリケーション	MA01	MA02	MA05
アルキド樹脂	●	—	●
アルミニウム	—	●	—
分析研究室	●	●	●
バルサム樹脂	●	—	●
アスファルト	●	—	●
血液	●	—	●
真ちゅう	—	●	—
醸造所	●	●	●
青銅	—	●	—
乳製品	●	●	●
蒸留残渣	●	—	●
酵素テスト用ベッセル	●	●	●
脂質残渣	●	—	●
フェルトペン	●	●	●
食品工業	●	●	●
食品残渣	●	●	—
ガラス・磁器製器具	●	●	—
すりガラス用グリース	●	—	—
重油	●	—	—
実験室の床	●	—	—
金属器具	—	●	—
ニッケル	●	●	●

アプリケーション	MA01	MA02	MA05
油	●	—	—
ペトリ皿	●	●	●
調剤用ガラス器具	●	●	●
リン酸塩分析用器具	—	—	●
光度測定用セル	—	●	—
ピペット	—	●	—
ギブス	●	●	—
精密機器	—	●	—
タンパク質残渣	●	—	●
石英器具	—	●	—
放射性汚染物	●	—	—
ゴム	—	●	—
唾液	●	—	●
シリコン	●	—	—
メガネ	—	●	—
傷のない表面	●	●	●
ステンレス	●	●	●
手術用器具	●	—	●
実験室内のタイル	●	—	—
TLC プレート	●	—	●
超音波洗浄	●	●	●
ワックス	●	—	●
亜鉛	—	●	—

\*エキストラン MA シリーズはマニュアル洗浄、超音波洗浄専用です。機械洗浄用の洗浄剤については、別途お問い合わせください。

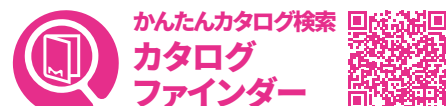

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格(税別)です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2020年5月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Supelco are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2020 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

## メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチ事業部

〒153-8927 東京都目黒区下目黒 1-8-1 アルコタワー 5F

製品の最新情報はこちら [www.merckmillipore.com/asp](http://www.merckmillipore.com/asp)

E-mail: [jpts@merckgroup.com](mailto:jpts@merckgroup.com) Tel: 03-4531-1140