


省スペースで安定・高効率な培養を実現

Millicell® HY 多層培養フラスコ

Millicell® HY 多層培養フラスコは、限られた培養環境でも高収量の細胞培養を可能にします。

3層（600 cm²）・5層（1,000 cm²）の2タイプを展開し、従来のTフラスコと同等の培地使用量※で、すべての層にわたって均一で健全な細胞増殖が得られます。顕微鏡観察も容易な薄型設計に加え、作業性に配慮したデザイン設計により、ルーチンの操作も快適。スケールアップにも、作業効率化にも最適です。

※ 単位面積当たりの容量

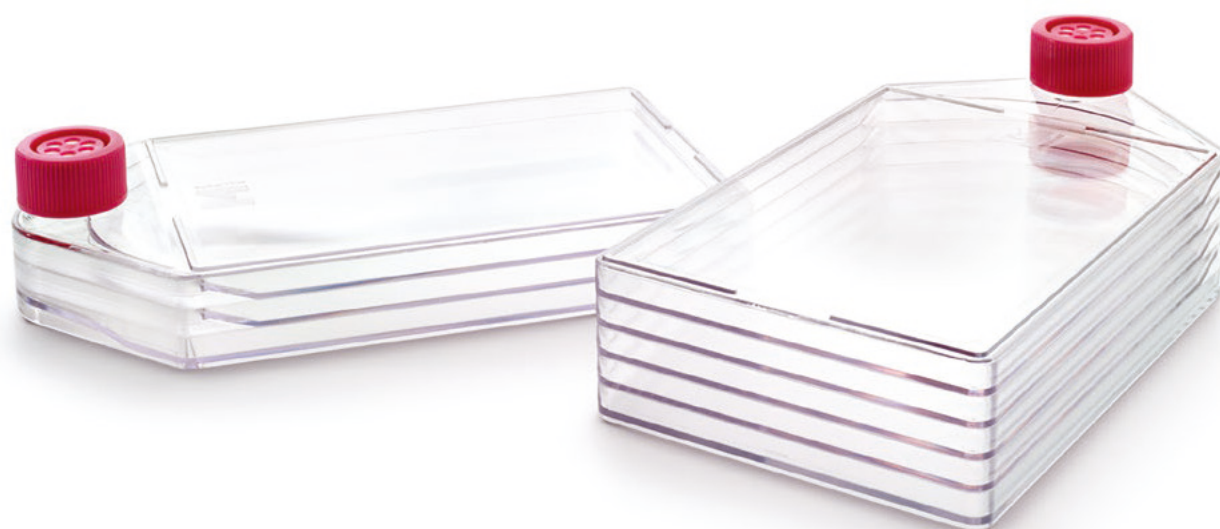

省スペースで高効率

- 従来のTフラスコと同程度のスペースを利用した多層培養
- 積み重ね可能で、さらなるスペースの節約に

安定


- 各層ごとにばらつきが少なく、高い再現性
- 層間で培地の漏れやこぼれがなく、均一な培養条件

操作が容易


- エアVENT付きキャップを頂部に設置し、ピペッティングや薬剤添加、サンプリングが容易
- キャップ付近に広いスペースを設け、ピペッティングなど培養中の操作が容易




使用方法

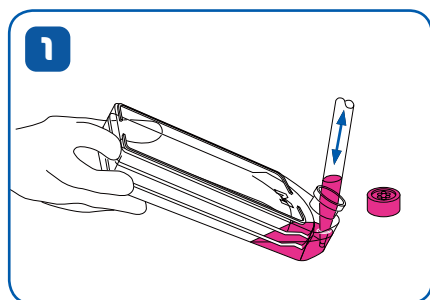


培地に細胞を播種し、よく混合します。

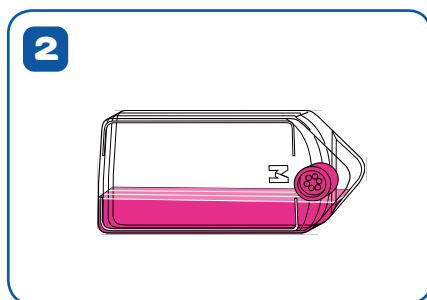


フラスコを横に倒します。

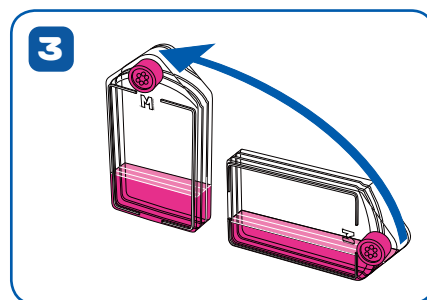

フラスコを縦に起こします。

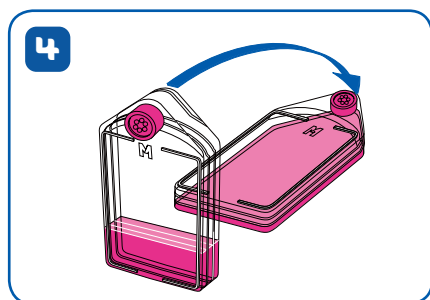

そのままフラスコを倒すことで、各層の培地量が均一になります。

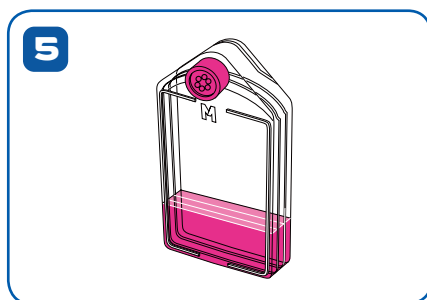


持ち運びは縦にした状態で行ってください。

ご注文情報

製品名	層数	総表面積 (cm ²)	入数	カタログ番号
Millicell® HY Flask (stem cell tested)	3	600	16	PFHYS0616
	5	1,000	8	PFHYS1008

細胞培養・アッセイのための Millicell® 製品シリーズはこちら

<https://bit.ly/3YexCye>

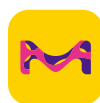

サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス - メールニュース
www.merckmillipore.com/wm



メルクライフサイエンス公式
SNS、動画コンテンツをご覧ください。

本紙記載の製品は試験・研究用です。ヒト、動物への治療、もしくは診断目的として使用しないようご注意ください。掲載価格は希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2025年5月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Millipore are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2025 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

ライフサイエンス リサーチソリューションズ事業部

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 26階

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/bio

E-mail: jpnts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1140

RBM455-2505-PDF-M